

Provtagningsinstruktion syre (vatten)

Varning:

Medföljande reagens är mycket giftiga och frätande.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Vid kontakt skölj omedelbart med vatten

Provtagningskit består av:

2 st glasflaskor Winkler

2 ampuller jodidazid (de längre ampullerna)

2 ampuller mangansulfat (de kortare ampullerna)

Provtagningsinstruktion

Provtagning:

Fyll den ena glasflaskan helt och låt vattnet rinna över kanten för att undvika luftbubblor i provkärlet.
(Om provkärlet innehåller luft kan missvisande analysresultat erhållas.)

Skruva omedelbart på korken.

Klipp av spetsen på ampullen med jodidazid. Skruva försiktigt av korken och för ner den öppna ampulländan i flaskan. Klipp av den andra änden på ampullen och låt innehållet rinna ut i vattnet.

Upprepa förfarandet med ampullen innehållande mangansulfat.

Skruva omedelbart på korken.

Skaka flaskan i 30 sekunder.

Låt den bildade fällningen sjunka till flaskan botten.

Upprepa ovan förfarande med den andra glasflaskan.

Säkerhetsdatablad:

Finns på Eurofins hemsida:

<https://www.eurofins.se/tjanster/miljoe-och-vatten/produktblad-miljoe-och-vatten/>

