

Guide – Ændring af stopindstilling

Pumpen har forskellige indstillingsmuligheder i forhold til hvordan pumpen skal stoppe.

Pumpen kan indstilles til:

Manuel stop – MAN – Her stopper du selv pumpen manuelt ved brug af tasterne.
For hjælp, se guiden "Guide Start-Stop"

Volumen – VOL – Her stopper pumpen efter at pumpen har opsamlet en forudbestemt volumen i liter

Run time – RT – Her stopper pumpen efter at pumpen har opsamlet i en bestemt mængde tid i minutter

Timed – vi anbefaler ikke at bruge denne indstilling


1. Hvilken stopindstilling pumpen er sat til ses nederst i højre hjørne af displayet:



2. For at ændre hvilket stop mode pumpen skal være i brug piletasterne til at flytte den lille pile i venstre side af displayet:



3. Flyt pilen ned på "Run Mode":

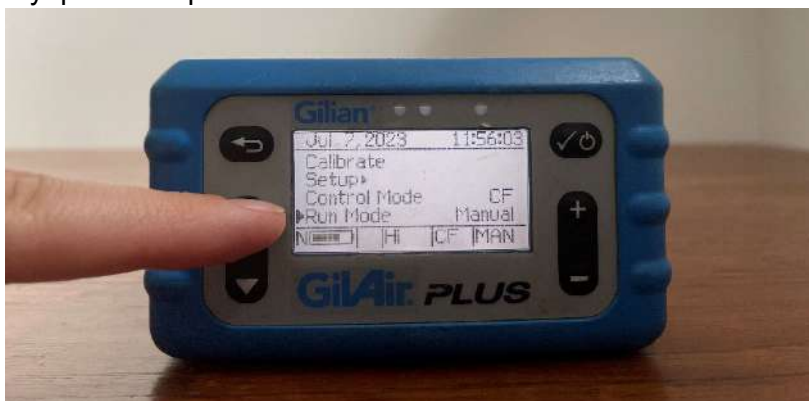


4. Vælg mellem de forskellige mode ved at bruge "+" og "-" tasterne:




5. Vælg mellem Manuel – MAN, Volumen – VOL, og Run Time – RT:



6. Hvis du vælger at bruge RT eller Volumen, skal du med piletasterne videre ned i "Run Setup":

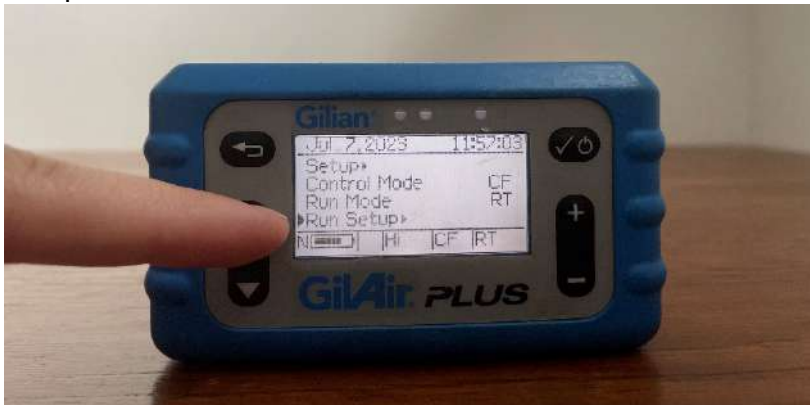

7. Gå ind i "Run Setup" ved at trykke på knappen med fluebenet:

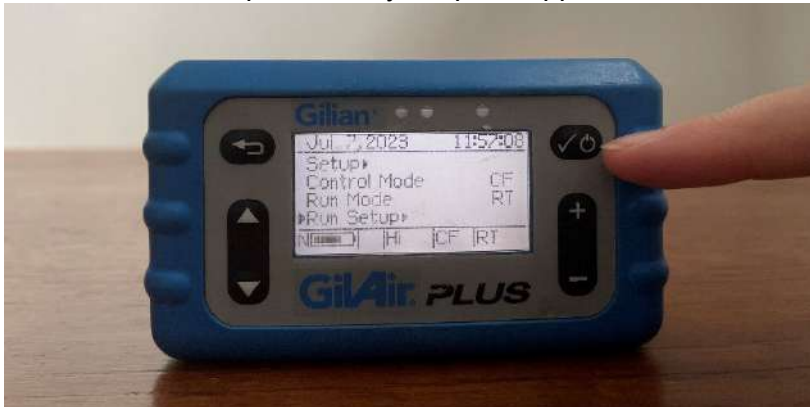

8. Øverst linje skal **ALTID** stå til 0:00:00 – andet kan få pumpen til at stoppe:



9. Afhængig af om pumpen er sat til RT eller VOL nede i højre hjørne, skal du placere den lille pil til venstre i displayet ud fra det mode, du bruger, og ønsker at indstille en volumen/tid for:



10. Brug "+" og "-" tasterne i højre side af pumpen til at ændre den ønskede opsamlingsvolumen (vol) eller opsamlingstid (min):



11. Godkend den opsamlingsvolumen eller opsamlingstid du har angivet ved at trykke på knappen med fluebenet:



12. Tryk på knappen med tilbage pilen for at komme tilbage til oversigten eller menuen:



Pumpen er klar til brug. God fornøjelse.

For yderligere spørgsmål skriv til salg.IAHSE@etn.eurofins.com eller ring på tlf. 98213200