

Så här gör man rengöringskontroll med kompresser



→ Provtagningsmaterial

Sterila gaskompresser, plastpåsar, handskar, peptonlösning.

→ Markera provtagningsplatser

Välj platser som ska provtas, markera dem för varje prov.




→ Handskar

Börja med att tvätta dina händer noggrant och ta på handskar.

→ Ta ut kompressen

Öppna förpackningen. Var noggrann så att kompressen inte berör andra ytor.

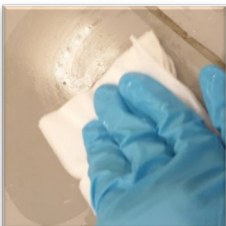

→ Ta prov

Fuktiga ytor. Torka ytan med kompressen och rotera den så att hela dess yta kommer i kontakt med ytan som provtas.

Torra ytor. Fukta kompressen med 0,1 % NaCl-pepton-lösning. Torka ytan med kompressen och rotera den så att hela dess yta kommer i kontakt med ytan som provtas.



→ Avsluta

Lägg kompressen i markerad plastpåse. Byt handske innan nästa prov tas för att undvika förorening mellan proven.



→ Packning för att skicka prover

När alla prover är uttagna placeras dessa i en tillknuten ytterpåse av plast för att hindra läckage. Proven kan skickas i ett lämpligt emballage enligt överenskommelse med analyserande laboratorium. Prov som beräknas ankomma till laboratoriet inom 24 timmar behöver ej kylas. Fyll i vår följesedel, eller gör en elektronisk beställning.