

Provtagningsinstruktion

Så här gör man en rengöringskontroll med svabbar



→ Sterila svabbar

Du kan beställa svabbar med transportmedium hos oss.

→ Markera provtagningsplatser

Välj ut vilka platser som ska provtas. Markera inte med märkpenna på platserna då det skulle innebära risk för kontaminering.



→ Handskar

Börja med att tvätta dina händer noggrant, använd handskar och var försiktig så att svabbarna inte kommer i kontakt med andra ytor.



→ Ta ut svabben

Öppna förpackningen, ta ut skyddsröret och ta bort locket på det. Håll skyddsröret lodrätt och ta ut svabben utan att bomulldelen vidrör något.



→ Doppa svabben

Doppa svabben i transportmedium tills svabben blir fuktad.



→ Ta prov

Dra svabben över den förmarkerade ytan. Använd svabben i olika riktningar och rotera den så att hela ytan kommer i kontakt med ytan som provtas.



→ Avsluta

För tillbaka svabben in i skyddsröret och tryck in så att röret stängs. Det sterila mediet i skyddsröret ska vara kvar. Notera provtagningsplats på svabben.

→ Beställning

Fyll i vår följesedel, eller gör en elektronisk beställning.

→ Packning för att skicka prover

Lägg alla svabbarna i en plastpåse. Prov som beräknas ankomma till laboratoriet inom 24 timmar behöver ej kylas.

