

Provtagningsinstruktion:

Nedfallsplattor

Instruktionen gäller för provtagning av inomhusmiljön med hjälp av nedfallsplattor.

Att tänka på före provtagning:

Beställ provtagningsmaterial, nedfallsplattor, kylväska och kylklampar, via länken från webbsidan <http://www.eurofins.se/livsmedel/provtagningsmaterial-emballage.html>

Beställningskod:

- UM1RV Nedfallsplatta för jäst och mögel
- ZM9Y3 Nedfallsplatta aeroba mikroorganismer

Provtagning:

- Förvara nedfallsplattan kylt till det är dags för provtagning.
- Placera plattan mitt i det utrymme som ska provtas.
- Ta av plastlocket och låt plattan vara i ca 20 min.
- Sätt på locket igen och tejpa fast locket så det inte faller av under transporten.
- Förvara nedfallsplattan kylt till den ska skickas in till lab.

Skicka in provet:

- Bifoga ifylld följesedel tillsammans med nedfallsplattorna.
- Plattorna ska skickas in i en kylväska tillsammans med frysta kylklampar och bör nå labbet inom 24h från provtagning.

För vidare information kring provtagning, analyskatalog, följesedel, inlämningsställe eller kontaktuppgifter mm, besök gärna vår hemsida www.eurofins.se