

Laskeumamaljojen näytteenotto ja toimittaminen

Laskeumamaljat tulee pitää kansi kiinni, kunnes malja on halutussa tilassa ja laskettu tasopinnalle 50–100 cm korkeudelle lattiasta. Malja avataan ja kansi nostetaan maljan läheisyyteen alassuun. Laskeumamaljaa tulee pitää auki noin 1 tunti, jonka jälkeen kansi lasketaan takaisin maljan päälle varovasti koskematta maljan tai kannen sisäosiin. Ylimääräistä liikkumista maljan läheisyydessä tai tuuletusta tulee välttää, mutta normaalit tuotannon työtilanteet voivat jatkua. Tämä tulee huomioida myös näytteenottopaikkaa valitessa. Tuotantolaitoksen tuloksille ei ole varsinaisia raja-arvoja, vaan useamman mittauskerran jälkeen niitä verrataan keskenään, jotta voidaan arvioida mitkä tulokset ovat normaaleja ja mitkä koholla.

Laskeumamaljoille voidaan ottaa myös paineilmanäytteitä. Tällöin malja pidetään avonaisena pitkänmallisen pussin pohjalla ja paineilmaa puhalletaan pussiin. Paineilma tulee ennen näytteenottoa säätää pienemmälle teholle, jotta paineilmasuihku ei riko maljan pintaa. Näytteenoton yhteydessä pitää huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja myös varmistaa, että paineilmasuutin on puhdas ennen näytteenottoa. Paineilmaa tulisi puhalttaa pussiin n. ½-1 min tai niin kauan, että ilmamäärä vastaa n. 100 litraa ilmaa.

Näytteenoton jälkeen maljat suljetaan ja varmistetaan kansien kiinni pysyminen esim. maalarinteipillä. Maljojen kanteen tulee merkitä tunniste esimerkiksi koodilla, jonka voi yhdistää tutkimuspyyntöön, mistä näyte on otettu. Maljat tulee lähettää mieluiten samana päivänä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, maljat tulee säilyttää huoneenlämmössä pimeässä ja lähettää seuraavana päivänä. Hyvä tapa on pakata maljat puhtaaseen muovipussiin ja vasta sitten kuljetuspakkaukseen. Säilytä suljetut maljat kansipuoli alaspäin ja pyri toimittamaan maljat myös näin käännettynä. Tutkimuspyyntöön tulee merkitä näytteenottopäivä. Maljat eivät saa jäätyä missään vaiheessa. Laskeumamaljat tulee toimittaa laboratorion, alla oleviin osoitteisiin.

Näytteiden toimitusosoitteet

Eurofins Scientific Finland Oy, Raisio
Raisionkaari 55, Rak. 750, ovi 6
21201 RAISIO
Puh. +358 44 030 6500
info_fi@ftn.eurofins.com

Eurofins Scientific Finland Oy, Helsinki
Laivakatu 5 K 40
00150 Helsinki
Puh. +358 44 781 9006
info_fi@ftn.eurofins.com

⇒ Näytteiden mukaan liitetään näytelähete, josta tulee käydä ilmi tilaajan tiedot ja näytteistä tehtävät määritykset.