

Provtagningsinstruktion sulfid (vatten)

Varning:

Medföljande reagens är mycket giftiga och frätande.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Vid kontakt skölj omedelbart med vatten

Provtagningskit består av:

1 st glasflaska Winkler

1 ampull zinkacetat (längd ampull: 9 cm, svagt rosa vätska)

1 ampull natriumhydroxid (längd ampull: 5 cm, transparent vätska)

Provtagningsinstruktion

Provtagning:

Fyll glasflaskan helt och låt vattnet rinna över kanten för att undvika luftbubblor i provkärlet.

(Luft i provkärlet kan ge missvisande analysresultat.)

Skruva omedelbart på korken.

Klipp av spetsen på ampullen med zinkacetat. Skruva försiktigt av korken och för ner den öppna ampulländan i flaskan. Klipp av den andra änden på ampullen och låt innehållet rinna ut i vattnet.

Upprepa förfarandet med ampullen innehållande natriumhydroxid.

Skruva omedelbart på korken.

Skaka flaskan kraftigt.

Förvara glasflaskan mörkt.

Säkerhetsdatablad:

Finns på Eurofins hemsida: <https://www.eurofins.se/tjaenster/miljoe-och-vatten/produktblad-miljoe-och-vatten/>

