

Rehutoimijan tuotantoympäristönäytteet, salmonellasivelynäytteiden näytteenotto

Ruokavirasto:

"Tuotantoympäristönäytteellä tarkoitetaan tuotantotiloista tai -laitteistosta, myllyautosta, kuljetuskalustosta, varastosta tai vastaavasta kohteesta otettua sivelynäytettä tai pölynäytettä, joka voi sisältää myös rehua".

Sivelynäytteet salmonella-analyysia varten

- Näytteenottoon käytetään Enviroswab-näytteenottoputkia, joissa on kostutettu näytteenottotuppo.
- Avataan ja poistetaan näytteenottotuposta sulkija
- Otetaan näyte pyyhkimällä tutkittavaa aluetta tupolla.
- Näytettä voidaan ottaa "vähän sieltä, vähän täältä" periaatteella n. 1–2 m² alueelta.
- Laitetaan tuppo takaisin putkeen
- Merkitään putki tunnisteella, joka viittaa näytteenottokohteeseen
- Näytteenottoputket laitetaan vielä erillisiin suojapusseihin, jotka suljetaan kevyesti solmien

Näytteiden toimitus

- Näytteet toimitetaan näytelähetteen kera laboratorioon viipymättä, esimerkiksi pehmustetussa kirjekuoressa. Mikäli näytteet toimitetaan postitse, suosittelemme käyttämään pikälähetystä aamujakelulla (esim. Express-paketti Aamuksi 09), jolloin näytteet saapuvat laboratorioon postitusta seuraavana aamuna. Näytteiden toimituksessa tulee huomioida, että näytteiden analysointi tulee aloittaa viimeistään 4 vrk näytteenotosta.
- Sivelynäytteet voitte toimittaa Raision toimipisteeseemme osoitteella:
Eurofins Scientific Finland Oy
PL 75 (Raisionkaari 55, Rak. 750, ovi 6)
21201 Raisio

Näytteiden toimitusosoitteet

Eurofins Scientific Finland Oy, Raisio

Raisionkaari 55, Rak. 750, ovi 6

21201 RAISIO

Puh. +358 44 030 6500

info_fi@ftn.eurofins.com

⇒ Näytteiden mukaan liitetään näytelähete, josta tulee käydä ilmi tilaajan tiedot ja näytteistä tehtävät määritykset.