

Provtagningsinstruktion fett i avloppsvatten

Till analys av fett i avloppsvatten (eterlösligt fett och emulgerat fett) är det viktigt att rätt flaskor används samt att de fylls enligt nedan instruktion.

Vid insändande av prov i fel flaskor eller flaskor fyllda på fel sätt, kommer analys inte att kunna utföras.

För att få tillförlitliga resultat är det av yttersta vikt att göra ett homogent provuttag. Då analys av emulgerat fett ska ske inom en begränsad tid från provuttag är omanalys ej möjlig för denna analys.

Provflaskor

Eterlösligt fett (Totalhalt fett)

2 st 500 ml glasflaska fyllda till 200 ml
(varken mer eller mindre)



Emulgerat fett

1 st 1-liters plastflaska fylld till 1 liter
(se bild, överfyll den inte)

