


3M™ Enviro Swab -näytteenottotikun käyttäminen

Tuotekuvaus

Esikostutettu näytteenottotikku pintapuhtausnäytteenottoon. Säilytetään viileässä.

Käyttö

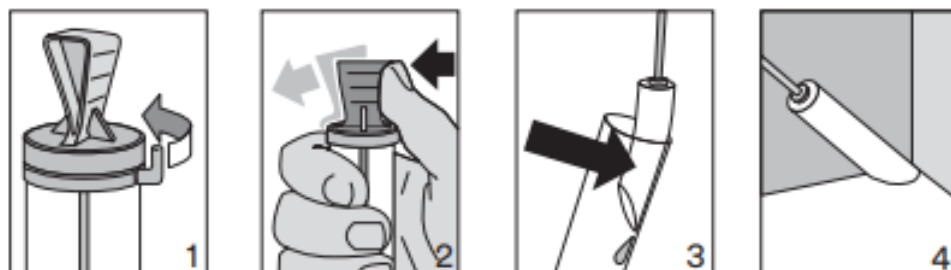

1. Irrota korkin sinetti Enviro Swab –tikun päästä (Kuva 1).
2. Pidä putkea tiukasti toisessa kädessä ja vapauta tikku työntämällä putkilon päätä peukalollasi (Kuva 2).
3. Poista tikusta ylimääräinen laimennin painamalla sen päätä varovasti putkilon sisäseinää vasten. Älä koske tikun päähän tai varteen (Kuva 3).
4. Poista tikku varovasti putkilosta ja sivele sillä näytealuetta (Kuva 4).
5. Laita tikku takaisin putkeen ja lukitse korkki lujasti painamalla.
6. Merkitse putkeen ja läheteeseen yhteneväiset tiedot näytteestä.
7. Lähetä Enviro Swabit mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen laboratorioon. Mikäli näyte tulee mikrobiologisiin analyyseihin, laita näytteiden mukaan kylmävaraaja tms. jotta ne eivät lämpene kuljetuksen aikana. Allergeenitutkimuksia varten näytteet voi lähettää huoneenlämpöisinä.
8. **Salmonella-, listeria- ja yersinia-analyyseja varten tulee ottaa omat erilliset näytteet.**

Huomautukset

- Tuote on ainoastaan laboratoriokäyttöön
- Älä käytä Enviro Swab –näytteenottotikkua ihmisten tai eläinten sairauksien diagnosointiin.
- Vältä silmä- ja ihokosketusta

Näytteiden toimitusosoitteet

Eurofins Scientific Finland Oy, Raisio
Raisionkaari 55, Rak. 750, ovi 6
21201 RAISIO
Puh. +358 44 030 6500
info_fi@ftn.eurofins.com

Eurofins Scientific Finland Oy, Helsinki
Laivakatu 5 K 40
00150 Helsinki
Puh. +358 44 781 9006
info_fi@ftn.eurofins.com